

2维可调镜架用选购件

MHG-BPRO / MHG-KAD

立柱安装板 | MHG-BPRO

RoHS

目录编号 W4002

应用系统

立柱安装板是一种能够补偿2维可调镜架 (MHG) 的反射面中心与镜架位置偏差的连接板。

光学元件·
薄膜产品

- 使用立柱安装板时, 光轴的高度会增高10mm。(MHG-12.7BPRO型是12.3mm)
- 立柱安装板中, 除M6螺钉立柱之外, 还可用M4螺钉固定在平台或工作台上。
- 使用厚度5mm的反射镜片时, 反射面与安装中心的位置一致。如果反射镜片厚度不是5mm时, 仍有剩余偏移量。

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器


光束整形

滤光片

快门

其它

光纤


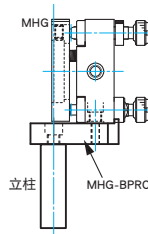


技术指标		主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化
型号	适用镜架	自重 (kg)
MHG-12.7BPRO	MHG-MP12.7	0.02
MHG-30BPRO	MHG-MP20-NL/MHG-HS20-NL MHG-MP25/-HS25 MHG-MP30/-HS30	0.025
MHG-50BPRO	MHG-MP50/-MP50.8	0.025
MHG-100BPRO	MHG-100	0.075

外形图



MHG-12.7BPRO

内六角螺栓 M4×12...1个
平垫圈

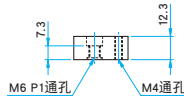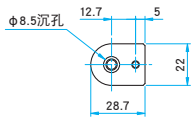



MHG-30BPRO

内六角螺栓 M4×10...1个
平垫圈

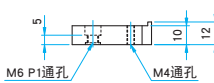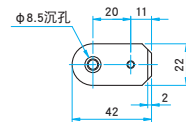



MHG-50BPRO

内六角螺栓 M4×10...1个
平垫圈

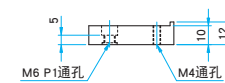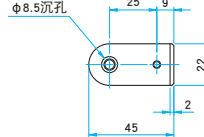

MHG-100BPRO

内六角螺栓 M4×10...1个
平垫圈

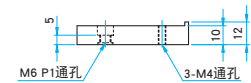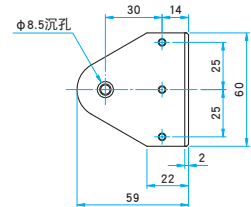

倾斜反射镜适配器 | MHG-KAD

RoHS

目录编号 W4003


在光学平台上安装2维可调镜架 (MHG) 时, 如果需要激光束垂直升起 (或落下) 时, 可选用倾斜反射镜适配器。

- 在2维可调镜架 (MHG) 上安装了倾斜反射镜适配器后, 由于其反射面呈45度倾斜, 所以镜面的调整范围以及分辨率等, 与样本上的镜架技术指标不一致了。
- 采用了镜面侧面三点固定的方法。
- 适配器被插入镜架的镜框中, 所以转动适配器, 可改变反射镜的倾斜方向。



外形图

MHG-KAD

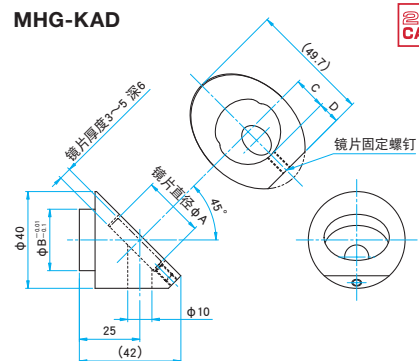

技术指标		主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化		
型号	适用镜架	适用元器件 外径 φA (mm)	适用元器件 厚度 (mm)	自重 (kg)
MHG-25.4KAD	MHG-MP25.4/-HS25.4	φ 25.4	3~5	0.07
MHG-30KAD	MHG-MP30/-HS30	φ 30	3~5	0.07

型号	φB (mm)	C (mm)	D (mm)
MHG-25.4KAD	25.4	13.5	9
MHG-30KAD	30	15.5	7

外径适配器 | MHG-MAD

RoHS 目录编号 W4004

使用外径适配器可将非标准尺寸的反射镜固定到2维可调镜架 (MHG) 上。



- 外径适配器的端面和2维可调镜架 (MHG) 的端面位置是一致的。但推荐的可使用的最大反射镜厚度时的反射面处在适配器端面内1mm的位置。
- 此适配器采用了侧面三点固定的方法。
- 请先将反射镜固定在适配器内后, 再将适配器固定到镜架中。否则, 无法固定反射镜片。
- 镜架的定位面是反射镜的背面, 所以镜片厚度改变时, 反射面的位置也跟着改变。

使用案例




技术指标

型号	适用镜架	适用元器件外形尺寸 (mm)	适用元器件厚度 (mm)	自重 (kg)
MHG-40MAD	MHG-MP50	φ40	4~6	0.015
MHG-60MAD	MHG-80	φ60	6~10	0.06
MHG-25.4SMAD	MHG-MP25/-HS25	□25, □25.4	3~5	0.018


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

外形图


MHG-40MAD

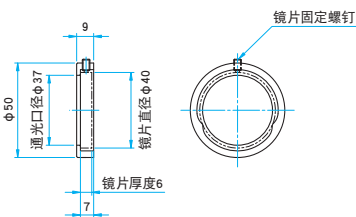

MHG-60MAD

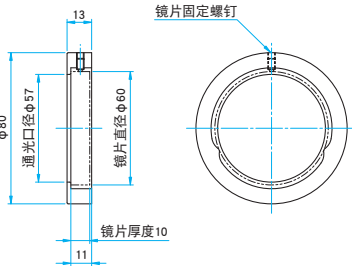

MHG-25.4SMAD

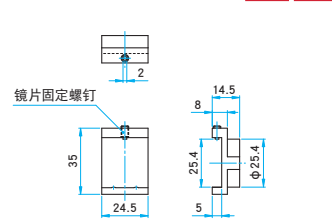

棱镜适配器 | MHG-PAD

RoHS 目录编号 W4007

利用2维可调镜架的优良的操作性能, 配合棱镜适配器可固定立方体分光镜或棱镜等。NOMI LOCK™的锁定功能可以固定调整旋钮, 容易保证长时间的稳定性。

- 可以微调棱镜或立方体元器件的转动 (θ), 俯仰 (α), 但是不能调节偏摆 (β)。如果要调节偏摆 (β) 时, 请在棱镜适配器装配到反射镜镜架, 旋转到合适的方向后再进行固定。
- 棱镜适配器安装位置为通孔, 棱镜在4个方向都可以使用。
- 2维可调镜架的安装孔与棱镜中心有约40mm的偏移量。安装时需考虑该偏移量以确保棱镜位置。
- 该适配器的棱镜支撑板可上下翻转, 因此支撑板台面有两种高度, 可安装两种不同尺寸的棱镜。



使用案例




技术指标

型号	适用镜架	适用元器件外形尺寸 (mm)	自重 (kg)
MHG-12.7PAD	MHG-MP30/-HS30	□10, □12.7	0.06
MHG-20PAD	MHG-MP30/-HS30	□15, □20	0.055


主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

外形图

MHG-12.7PAD

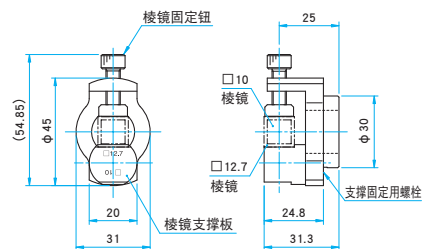

MHG-20PAD

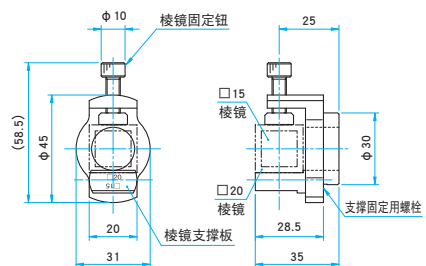

2维可调镜架用选购件 | FMB / MHG-20LDU

光路切换器 | FMB

RoHS 目录编号 W4006

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤


在切换光学系统中的光路时,可方便移出或插入镜架的部件。




- 希望使用FMB-40、45度入射时的镜面中心和安装中心一致的话, 请选择用厚度3mm的反射镜 (TFA-20C03-10) 和MHG-MP20-NL。
- 选用了FMB-25的话, 建议和镜架 (MHI或BSHL) 配合使用。
- 和NOMI LOCK™型的镜架组合使用, 重复移出/插入时, 其位置再现性很好。
- 在安装高精度反射镜镜架 (MHG-HS** -NL) 时, 为避免和调整旋钮发生干涉, 请使用附带的高度调整垫片。

外形图

FMB-25 内六角螺栓 M4×12...1个

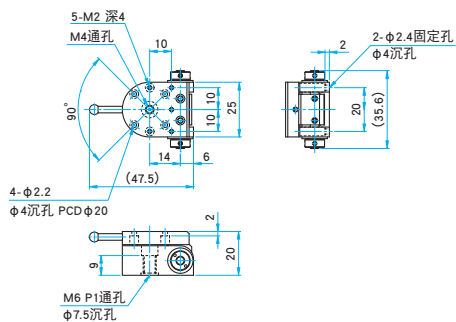

FMB-40 内六角螺栓 M4×12...1个
沉头小螺栓 M4×8...2个

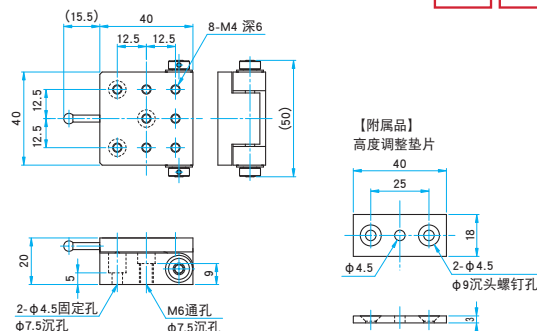

技术指标

型号	选购件编码*	再现精度 (")	自重 (kg)
FMB-25	UU	5 (25μrad)	0.04
FMB-40	UU	5 (25μrad)	0.1

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化

使用案例



激光器安装架 | MHG-20LDU

RoHS 目录编号 W4005

激光器安装架是一种在2维可调镜架上, 固定并调整半导体激光器 (LDU33) 光轴的适配器。




- 激光器安装架是一种开口型夹持环, 可很好地固定激光器。但是如果拧得过紧, 可能会损伤或损坏激光器, 所以固定时请不要拧得太紧。
- 在安装激光器安装架时, 可能会使激光器上的标签脱落或破损。
- 在激光器安装架底部安装立柱时, 可作为半导体激光器固定架使用。
- 半导体激光器 (LDU33) 需另外购买。具体的规格参数等, 请参考样本中 [光源] 的有关章节。

▶ 参照网页 目录编号 W5001

外形图

MHG-20LDU

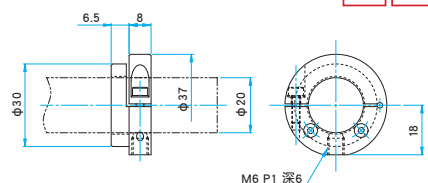

技术指标

型号	适用镜架	适用激光器	适用尺寸 (mm)	自重 (kg)
MHG-20LDU	MHG-HS30/-MP30	LDU33型	φ20	0.02

主要材料: 铝合金
表面处理: 黑色氧化