

减少可见光或是YAG激光 (1064nm) 光量的滤光片。 由于是吸收型滤光片,反射引起的杂散光很少,而且,透过光的波长特性不会随光量的减少发生大的变化。

- ●由于透过率被细分为很多种类,可以减少到各种光量。而且,组合数个滤光片可以进行细微地光量调节。
- ●带框的滤光片 (MAN-MANY) 很容易安装, 可以固定在滤光片支架 (FH) 上使用。没有适用直径 \$ 30mm滤光片的支架。请使用透镜 支架 (LHF-30S)。



共同指标		
材质	光学玻璃(含有光学吸收物质)	
适用波长	可见光 (AND/MAN) : 400~700nm YAG (ANDY/MANY) : 1064nm	
框架(仅限MAN/MANY)	材质: 铝合金 表面处理: 黑色阳极氧化	


信息

- ▶承接制造产品目录之外尺寸的产品。
- ▶将吸收型固定式中性滤光片放在光源附近时,由于急剧的温度变化滤光片可能会破碎。对滤光片进行耐热处理后,即使温度升高滤光片也不易破碎。
- ▶滤光片经钢化处理后,尺寸会略有变化,也许会超出标准产品的公差 值的。



注意

- ▶不可用于高能量激光,否则滤光片会有损坏的危险。高能量激光请使用反射型中性滤光片(FDN)。
- ▶优先透过率的特性,通过改变滤光片厚度调节实际的透过率性能。因此,每个滤光片厚度都不一样。需要保持(5mm以下)厚度一致时,请使用带框的滤光片(MAN/MANY)。
- ▶ 透过率的波长特性随制造批号的不同而不同。尤其是适用波长之外的 波长特性变化随制造批号的不同变化较大。如果使用波长超出指定波 长范围时,请使用反射型滤光片(FND)。
- ▶由于中性滤光片未蒸镀防反射膜,会产生4%左右的反射。

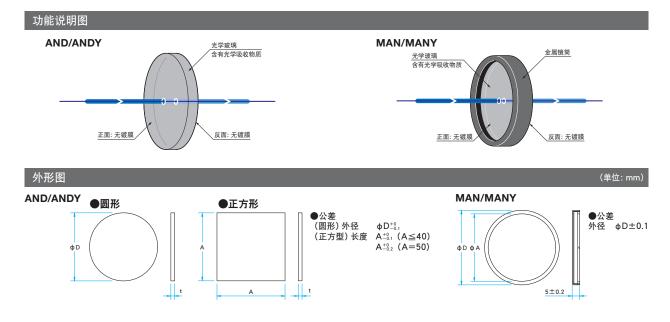

给玻璃急剧加热时,玻璃可能会破裂。玻璃内部产生急剧的温度差,形成热膨胀差异,因此玻璃内部会产生拉伸应力。这个应力超过玻璃的机械强度时玻璃 会破裂。但是,即使因为热量使玻璃产生拉伸应力,如果玻璃内部有压缩应力,应力会被抵消,玻璃变得不易破裂。利用这个原理,一开始就强制向玻璃内部 施加压缩应力的玻璃称为耐热玻璃。

关于强化玻璃

耐热玻璃,是将经过抛光加工的玻璃温度一次性提高到软化点,待充分适应了这个温度后迅速强制冷却制成的。玻璃内部的密度比外侧低,整个玻璃内残留 有压缩应力。

耐热玻璃,除了耐热以外也增强了弯曲应力的强度。但是,耐热玻璃很不耐划伤,即使是很小的划伤也会导致其纷纷破碎。



应用系统

光学元件・ 薄膜产品

HOURS

吸收型中性滤光片

彩色玻璃滤光片 电介质膜滤光片 Etalon干涉器

AND/ANDY/MAN/MANY


	可见光・圆形(ф10~φ	25)	
应用系统	型号	外径 φD (mm)	平均透过率 (400~700nm) 〔%〕
	AND-10C-001	φ 10	0.1±0.07
光学元件・	AND-10C-01	φ 10	1±0.5
薄膜产品	AND-10C-05	φ 10	5±1
	AND-10C-10	φ 10	10±2
镜架	AND-10C-13	φ 10	12.5±2
祝木	AND-10C-20	φ 10	20±2
	AND-10C-25	φ 10	25±2.5
底座	AND-10C-30	φ 10	30±3
	AND-10C-40	φ 10	40±4
	AND-10C-50	φ 10	50±5
手动平台	AND-10C-70	φ 10	70±5
	AND-15C-001	φ 15	0.1±0.07
驱动装置	AND-15C-001	φ 15	1±0.5
	AND-15C-05	φ 15 φ 15	5±1
	AND-15C-05	φ15 φ15	10±2
自动平台	AND-15C-13	φ 15	12.5±2
	AND-15C-20	φ 15	20±2
光源	AND-15C-25	φ 15	25±2.5
兀/尔	AND-15C-30	φ 13 φ 15	30±3
	AND-15C-40	φ 15	40±4
目录	AND-15C-50	φ 15	50±5
	AND-15C-70	φ 15	70±5
	AND-20C-001	φ 20	0.1±0.07
A (T	AND-20C-01	φ 20	1±0.5
介绍	AND-20C-05	φ 20	5±1
反射镜	AND-20C-10	φ 20	10±2
八小店	AND-20C-13	φ 20	12.5±2
分光镜	AND-20C-20	φ 20	20±2
偏光类产品	AND-20C-25	φ 20	25±2.5
透镜	AND-20C-30	φ 20	30±3
迈锐	AND-20C-40	ф 20	40±4
组合透镜	AND-20C-50	ф 20	50±5
滤光片	AND-20C-70	ф 20	70±5
ゆごうしつ	AND-25C-001	ф 25	0.1±0.07
棱镜	AND-25C-01	φ 25	1±0.5
基板 / 窗口	AND-25C-05	φ 25	5±1
	AND-25C-10	φ 25	10±2
光学数据	AND-25C-13	φ 25	12.5±2
维护	AND-25C-20	φ 25	20±2
	AND-25C-25	φ 25	25±2.5
	AND-25C-30	φ 25	30±3
	AND-25C-40	ф 25	40±4
	AND-25C-50	ф 25	50±5
ND滤光片	AND-25C-70	φ 25	70±5
扩散板			

型号	外径 φD (mm)	平均透过率 (400~700nm) 〔%〕
AND-30C-001	φ 30	0.1±0.07
AND-30C-01	φ 30	1±0.5
AND-30C-05	φ 30	5±1
AND-30C-10	φ 30	10±2
AND-30C-13	φ 30	12.5±2
AND-30C-20	φ 30	20±2
AND-30C-25	φ 30	25±2.5
AND-30C-30	φ 30	30±3
AND-30C-40	φ 30	40±4
AND-30C-50	φ 30	50±5
AND-30C-70	φ 30	70±5
AND-40C-001	φ 40	0.1±0.07
AND-40C-01	φ 40	1±0.5
AND-40C-05	φ 40	5±1
AND-40C-10	φ 40	10±2
AND-40C-13	φ 40	12.5±2
AND-40C-20	φ 40	20±2
AND-40C-25	φ 40	25±2.5
AND-40C-30	φ 40	30±3
AND-40C-40	φ 40	40±4
AND-40C-50	φ 40	50±5
AND-40C-70	φ 40	70±5
AND-50C-001	φ 50	0.1±0.07
AND-50C-01	φ 50	1±0.5
AND-50C-05	φ 50	5±1
AND-50C-10	φ 50	10±2
AND-50C-13	φ 50	12.5±2
AND-50C-20	φ 50	20±2
AND-50C-25	φ 50	25±2.5
AND-50C-30	φ 50	30±3
AND-50C-40	φ 50	40±4
AND-50C-50	φ 50	50±5
AND-50C-70	φ 50	70±5

适用支架 适用本产品的支架如下。

FH-25, -50 / FHS-25, -50 / NDWH-15SRO / FH-10



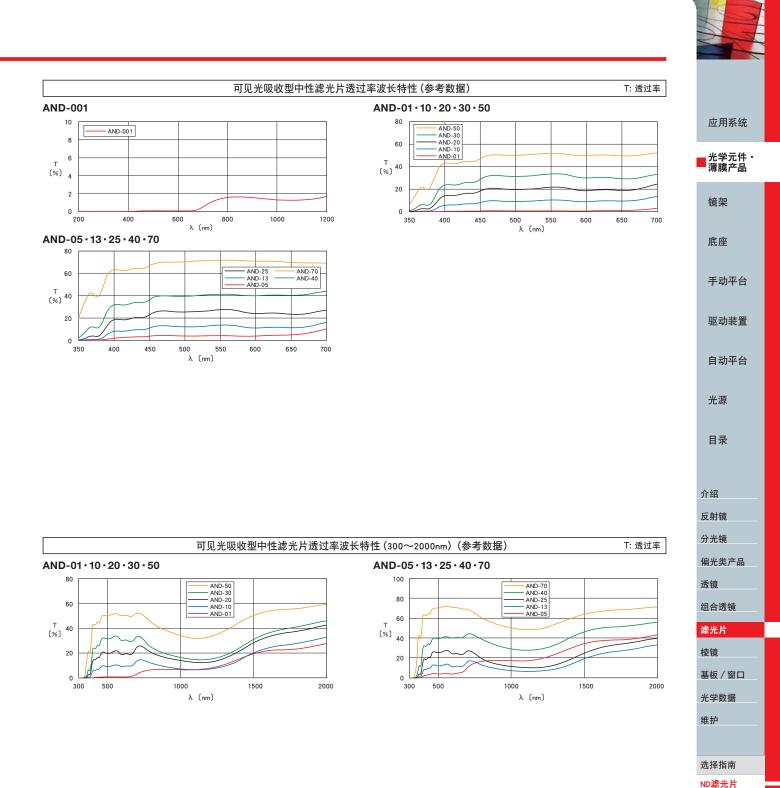



扩散板 彩色玻璃滤光片 电介质膜滤光片 Etalon干涉器

吸收型中性滤光片

可见光·带框

AND/ANDY/MAN/MANY

有效直径

平均透过率

框外径

r i.		z	47.	
<u></u> 座	用	杀	犹	

棱镜 基板 / 窗口

光学数据 维护

选择指南

ND滤光片

扩散板

彩色玻璃滤光片

电介质膜滤光片


Etalon干涉器

			有效直径 	半均透过率 (400~700nm)
应用系统	±3	(mm)	(mm)	(%)
	MAN-25-0.1	φ 25	φ 17	0.1±0.07
光学元件・	MAN-25-1	φ 25	φ 17	1±0.5
薄膜产品	MAN-25-5	φ 25	φ17	5±1
	MAN-25-10	φ 25	φ17	10±2
镜架	MAN-25-13	φ 25	φ 17	12.5±2
	MAN-25-20	φ 25	φ 17	20±2
	MAN-25-25	φ 25	φ17	25±2.5
底座	MAN-25-30	φ 25	φ17	30±3
	MAN-25-40	φ 25	φ17	40±4
手动平台	MAN-25-50	φ 25	φ17	50±5
1-2011	MAN-25-70	φ 25	φ17	70±5
	MAN-30-0.1	φ 30	φ22	0.1±0.07
驱动装置	MAN-30-1	ф 30	φ 22	1±0.5
	MAN-30-5	φ 30	φ22	5±1
百姓亚人	MAN-30-10	φ 30	φ22	10±2
自动平台	MAN-30-13	φ 30	φ22	12.5±2
	MAN-30-20	φ 30	φ22	20±2
光源	MAN-30-25	φ 30	φ22	25±2.5
	MAN-30-30	φ 30	φ22	30±3
	MAN-30-40	φ 30	φ22	40±4
目录	MAN-30-50	φ 30	ф 22	50±5
	MAN-30-70	φ 30	φ22	70±5
	MAN-52-0.1	φ 52	φ47	0.1±0.07
介绍	MAN-52-1	φ 52	φ 47	1±0.5
	MAN-52-5	φ 52	φ47	5±1
反射镜	MAN-52-10	φ 52	φ 47	10±2
分光镜	MAN-52-13	φ 52	φ47	12.5±2
	MAN-52-20	φ 52	φ 47	20±2
偏光类产品	MAN-52-25	φ 52	φ47	25±2.5
透镜	MAN-52-30	φ 52	φ47	30±3
	MAN-52-40	φ 52	φ47	40±4
组合透镜	MAN-52-50	φ 52	φ47	50±5
滤光片	MAN-52-70	φ 52	φ47	70±5

透过率的波长特性请参照AND的曲线图。

透过率一览表 (单位:%) 可见光 LD LD YAG LD LD 型号 550nm 780nm 830nm 1064nm 1300nm 1550nm AND-01 1 6 6 5 8 17 AND-05 5 16 17 14 20 32 AND-10 10 12 10 5 7 19 AND-13 13 14 11 6 8 20 AND-20 20 18 15 8 11 25 AND-25 25 23 20 12 16 30 AND-30 30 27 23 14 17 33 AND-40 40 40 35 24 29 43 AND-50 50 45 40 30 35 49 **AND-70** 70 64 60 49 53 64

这些透过率在适用波长谱区 (400~700nm) 之外, 所以透过率值会随产品批量产生较大的变化。

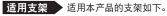

FH-25, -50 / LHF-30S



可见光·正方形 (口10~	□25)	
	长度	平均透过率
型号	A (mm)	(400~700nm) (%)
AND-10S-001	10×10	0.1±0.07
AND-10S-01	10×10	1±0.5
AND-10S-05	10×10	5±1
AND-10S-10	10×10	10±2
AND-10S-13	10×10	12.5±2
AND-10S-20	10×10	20±2
AND-10S-25	10×10	25±2.5
AND-10S-30	10×10	30±3
AND-10S-40	10×10	40±4
AND-10S-50	10×10	50±5
AND-10S-70	10×10	70±5
AND-15S-001	15×15	0.1±0.07
AND-15S-01	15×15	1±0.5
AND-15S-05	15×15	5±1
AND-15S-10	15×15	10±2
AND-15S-13	15×15	12.5±2
AND-15S-20	15×15	20±2
AND-15S-25	15×15	25±2.5
AND-15S-30	15×15	30±3
AND-15S-40	15×15	40±4
AND-15S-50	15×15	50±5
AND-15S-70	15×15	70±5
AND-20S-001	20×20	0.1±0.07
AND-20S-01	20×20	1±0.5
AND-20S-05	20×20	5±1
AND-20S-10	20×20	10±2
AND-20S-13	20×20	12.5±2
AND-20S-20	20×20	20±2
AND-20S-25	20×20	25±2.5
AND-20S-30	20×20	30±3
AND-20S-40	20×20	40±4
AND-20S-50	20×20	50±5
AND-20S-70	20×20	70±5
AND-25S-001 AND-25S-01	25×25	0.1±0.07
	25×25 25×25	1±0.5 5±1
AND-25S-05 AND-25S-10		
AND-255-10 AND-255-13	25×25 25×25	10±2 12.5±2
AND-255-13 AND-25S-20	25×25	20±2
AND-25S-25	25×25	25±2.5
AND-255-25 AND-25S-30	25×25	30±3
AND-25S-40	25×25	40±4
AND-25S-50	25×25	40±4 50±5
AND-25S-50 AND-25S-70	25×25	
AND-200-70	23 × 25	70±5

可见光·正方形 (口30~	-□50)	
型묵	长度 A	平均透过率 (400~700nm)
	(mm)	(%)
AND-30S-001	30×30	0.1±0.07
AND-30S-01	30×30	1±0.5
AND-30S-05	30×30	5±1
AND-30S-10	30×30	10±2
AND-30S-13	30×30	12.5±2
AND-30S-20	30×30	20±2
AND-30S-25	30×30	25±2.5
AND-30S-30	30×30	30±3
AND-30S-40	30×30	40±4
AND-30S-50	30×30	50±5
AND-30S-70	30×30	70±5
AND-40S-001	40×40	0.1±0.07
AND-40S-01	40×40	1±0.5
AND-40S-05	40×40	5±1
AND-40S-10	40×40	10±2
AND-40S-13	40×40	12.5±2
AND-40S-20	40×40	20±2
AND-40S-25	40×40	25±2.5
AND-40S-30	40×40	30±3
AND-40S-40	40×40	40±4
AND-40S-50	40×40	50±5
AND-40S-70	40×40	70±5
AND-50S-001	50×50	0.1±0.07
AND-50S-01	50×50	1±0.5
AND-50S-05	50×50	5±1
AND-50S-10	50×50	10±2
AND-50S-13	50×50	12.5±2
AND-50S-20	50×50	20±2
AND-50S-25	50×50	25±2.5
AND-50S-30	50×50	30±3
AND-50S-40	50×50	40±4
AND-50S-50	50×50	50±5
AND-50S-70	50×50	70±5

应用系统 ■ 光学元件・ 薄膜产品 镜架 底座 手动平台 驱动装置 自动平台 光源 目录 介绍 反射镜 分光镜 偏光类产品 透镜 组合透镜 滤光片 棱镜 基板 / 窗口 光学数据 维护 选择指南 ND滤光片 扩散板 彩色玻璃滤光片 电介质膜滤光片 Etalon干涉器

50



吸收型中性滤光片

AND/ANDY/MAN/MANY

広田 玄 <i>体</i>	YAG用・圆形 (φ10~φ3	30, φ50)	
应用系统		外径	透过率
	型号	φD	(1064nm)
光学元件・	ANDY 400.05	(mm)	(%)
薄膜产品	ANDY-10C-05	φ 10	5
	ANDY-10C-10	φ 10	10
镜架	ANDY-10C-15	φ 10	15
	ANDY-10C-20	φ 10	20
	ANDY-10C-25	φ 10	25
底座	ANDY-10C-30	φ 10	30
	ANDY-10C-50	φ10	50
	ANDY-15C-05	φ15	5
手动平台	ANDY-15C-10	φ15	10
	ANDY-15C-15	φ15	15
驱动装置	ANDY-15C-20	φ15	20
把切衣且	ANDY-15C-25	φ15	25
	ANDY-15C-30	φ15	30
自动平台	ANDY-15C-50	φ 15	50
	ANDY-20C-05	φ 20	5
	ANDY-20C-10	ф 20	10
光源	ANDY-20C-15	φ 20	15
	ANDY-20C-20	φ 20	20
	ANDY-20C-25	φ 20	25
目录	ANDY-20C-30	φ20	30
	ANDY-20C-50	φ 20	50
	ANDY-25C-05	φ 25	5
介绍	ANDY-25C-10	φ25	10
	ANDY-25C-15	φ 25	15
反射镜	ANDY-25C-20	φ 25	20
分光镜	ANDY-25C-25	φ 25	25
	ANDY-25C-30	φ 25	30
偏光类产品	ANDY-25C-50	φ 25 φ 25	50
透镜	ANDY-30C-05	φ 23 φ 30	5
	ANDY-30C-10	φ 30 φ 30	10
组合透镜	ANDY-30C-15	φ 30 φ 30	
滤光片	ANDY-30C-20	φ 30 φ 30	20
	ANDY-30C-25	φ 30 φ 30	20
棱镜			30
基板 / 窗口	ANDY-30C-30	φ 30	
	ANDY-30C-50	φ 30	50
光学数据	ANDY-50C-05	φ 50	5
维护	ANDY-50C-10	φ 50	10
> ⊢ 1) .	ANDY-50C-15	φ 50	15
	ANDY-50C-20	φ 50 	20
	ANDY-50C-25	φ 50	25
	ANDY-50C-30	φ 50	30
ND滤光片	ANDY-50C-50	φ 50	50

YAG用·正方形			
型号	长度 A (mm)	透过率 (1064nm) 〔%〕	
ANDY-50S-05	50×50	5	
ANDY-50S-10	50×50	10	
ANDY-50S-15	50×50	15	
ANDY-50S-20	50×50	20	
ANDY-50S-25	50×50	25	
ANDY-50S-30	50×50	30	
ANDY-50S-50	50×50	50	

型号	框外径	有效直径 φ A 〔mm〕	透过率 (1064nm) 〔%〕
MANY-25-5	φ 25	φ17	5
MANY-25-10	φ 25	φ17	10
MANY-25-15	φ 25	φ17	15
MANY-25-20	φ 25	φ 17	20
MANY-25-25	φ 25	φ 17	25
MANY-25-30	φ 25	φ 17	30
MANY-25-50	φ 25	φ17	50
MANY-30-5	φ 30	φ22	5
MANY-30-10	φ 30	φ22	10
MANY-30-15	φ 30	φ22	15
MANY-30-20	ф 30	φ22	20
MANY-30-25	ф 30	φ22	25
MANY-30-30	φ 30	φ22	30
MANY-30-50	φ 30	φ22	50
MANY-52-5	φ 52	φ47	5
MANY-52-10	φ 52	φ47	10
MANY-52-15	φ 52	φ47	15
MANY-52-20	φ 52	φ47	20
MANY-52-25	φ 52	φ47	25
MANY-52-30	φ 52	φ47	30
MANY-52-50	φ 52	φ47	50

透过率的波长特性请参照ANDY的曲线图。


YAG吸收型中性滤光片透过率波长特性(参考数据)



ANDY-20 ANDY-25

ANDY-30 ANDY-50

1100

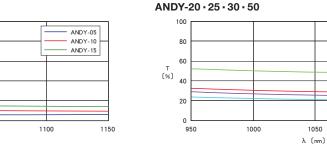

ANDY-05 · 10 · 15

100

80

60

40

20

0

950

T (%)

1000 1050 λ (nm)

光学 薄膜

ND滤 扩散板 彩色玻璃滤光片

电介质膜滤光片

Etalon干涉器



1150