



粗调和可以高分辨率调整的小型化差动微分头。
 由2重进给轴构成的差动机构，可以平滑地进行粗调和微调。

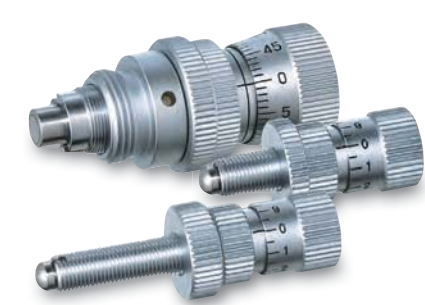


各部分名称

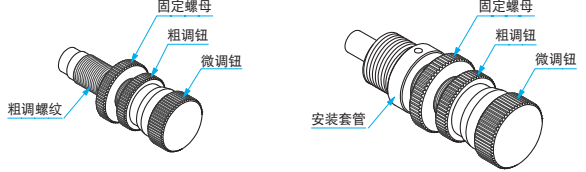


注意

- ▶ 请注意微调部有刻度，粗调部没有刻度。
- ▶ 更换了微分头后，某些型号的平台行程会变短，甚至会发生和周围部件的运动干涉。所以，如需要更换微分头的话，希望事先确认。
- ▶ 粗调的行程，请参考粗调螺纹部(外形图)的长度评估。如有不明之处，欢迎垂询。


SHSP-9

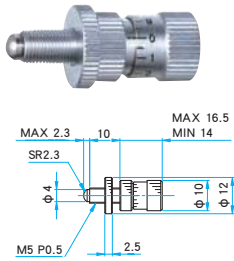

SHSP-12

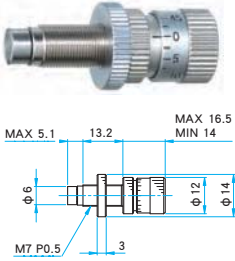


SHSP-19

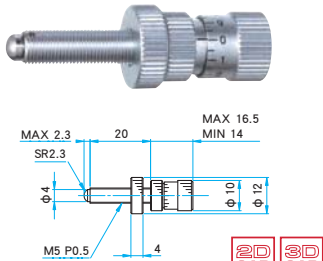


技术指标						
型号	微调行程 [mm]	微调最小读数 [mm]	粗调行程/转 [mm]	微调行程/转 [mm]	额定载荷 (静载荷) [N]	自重 [kg]
SHSP-9	0~0.25	0.0025	0.5	0.05	19.6 (2kgf)	0.01
SHSP-12	0~0.25	0.0025	0.5	0.05	29.4 (3kgf)	0.02
SHSP-19	0~0.25	0.0025	0.5	0.05	29.4 (3kgf)	0.01


SHPA-4.5

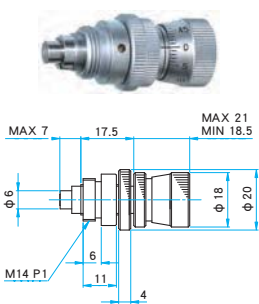


SHPB-7

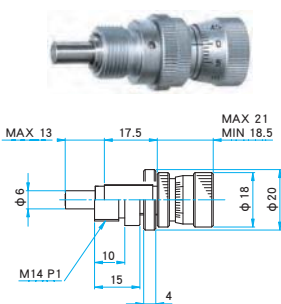

SHPT-7

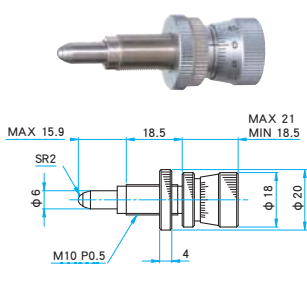


SHPC-10

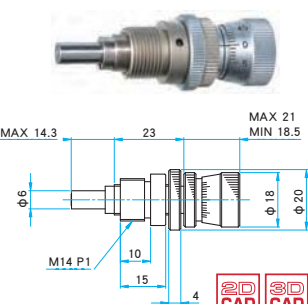


技术指标							
型号	粗调螺纹尺寸 [mm]	微调行程 [mm]	微调最小读数 [mm]	粗调行程/转 [mm]	微调行程/转 [mm]	额定载荷 (静载荷) [N]	自重 [kg]
SHPA-4.5	M10 P0.5	0~0.25	0.001	0.5	0.05	29.4 (3kgf)	0.06
SHPB-7	M10 P0.5	0~0.25	0.001	0.5	0.05	29.4 (3kgf)	0.06
SHPT-7	-	0~0.25	0.001	0.5	0.05	29.4 (3kgf)	0.05
SHPC-10	M10 P0.5	0~0.25	0.001	0.5	0.05	29.4 (3kgf)	0.06


安装方法

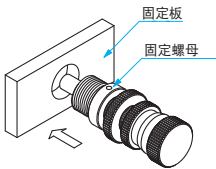

①把差动微分头拧到固定板上，并拧紧固定螺母，完成微分头的安装。

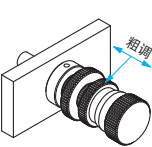

②转动粗调按钮进行粗调。

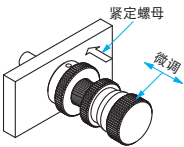

③粗调完成后，拧紧紧固螺母，转动微调按钮进行微调。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

微分头

差动微分头

精密调节螺杆

小型直线驱动器

PKA

ACT