

2接口同轴照明观察装置

OUCI-3-M1M1 RoHS


这是一款紧凑型显微镜，选购件丰富，从研究开发到各种设备，应用广泛。

- 适用相机传感器尺寸为1.2英寸(对角线21.4mm)以下，可用于大范围可见光观察。
- 同轴落射式照明，明场观察。
- 兼容本公司物镜 (PAL系列(螺纹尺寸φ26×0.706)、EPL系列(螺纹尺寸φ20.32×0.706)) 。



信息

- ▶ 可使用无限共轭光学物镜。但不能使用有限共轭光学物镜。请注意。
- ▶ 使用奥林巴斯公司的物镜时，实际倍率和标称值略有不同。
- ▶ 物镜的安装螺纹规格为φ20.32 × 0.706。
取下螺纹变换件后可安装φ26×0.706螺纹规格的物镜。
(参考)

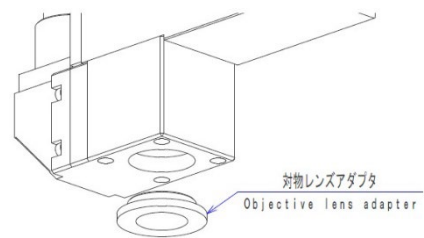


- ▶ 可使用光阑调整照明光的光量。
- ▶ 如果希望在不同的倍率下同时观察，可以通过定制改变倍率（成像透镜焦距），敬请咨询。
- ▶ 容易与本公司标准产品（平台，光源等）配合使用。

注意


- ▶ 请勿用于显微镜以外的用途。
- ▶ 请注意，如果使用成像透镜设计焦距f=200mm以外的物镜，放大倍率会有所改变。
- ▶ 请勿使用有限远物镜。

技术指标			
型号		OUCI-3-M1M1	
品名		2接口同轴照明观察装置	
观察方法		明场/正像	
取付面		2面	
相机接口	摄像头接口数	2	
	观察波长	可见光范围(460-650nm)	
	成像透镜焦距	接口1: 1x (200mm)/接口2: 1x (200mm)	
	安装座	接口1・2: C型接口(法兰距17.526mm) 接口2: 带定心调焦机构	
	适用相机传感器尺寸	1.2英寸(对角线21.4mm) 以下	
照明	方式	带光阑的远心照明	
	适用光源	SLA-100B、SHLA-150	
	滤光片	-	
自重		1.25kg	
物镜		PAL系列 (螺纹尺寸φ26 × 0.706)、EPL系列 (螺纹尺寸φ20.32 × 0.706)	

OUCI-3-M1M1

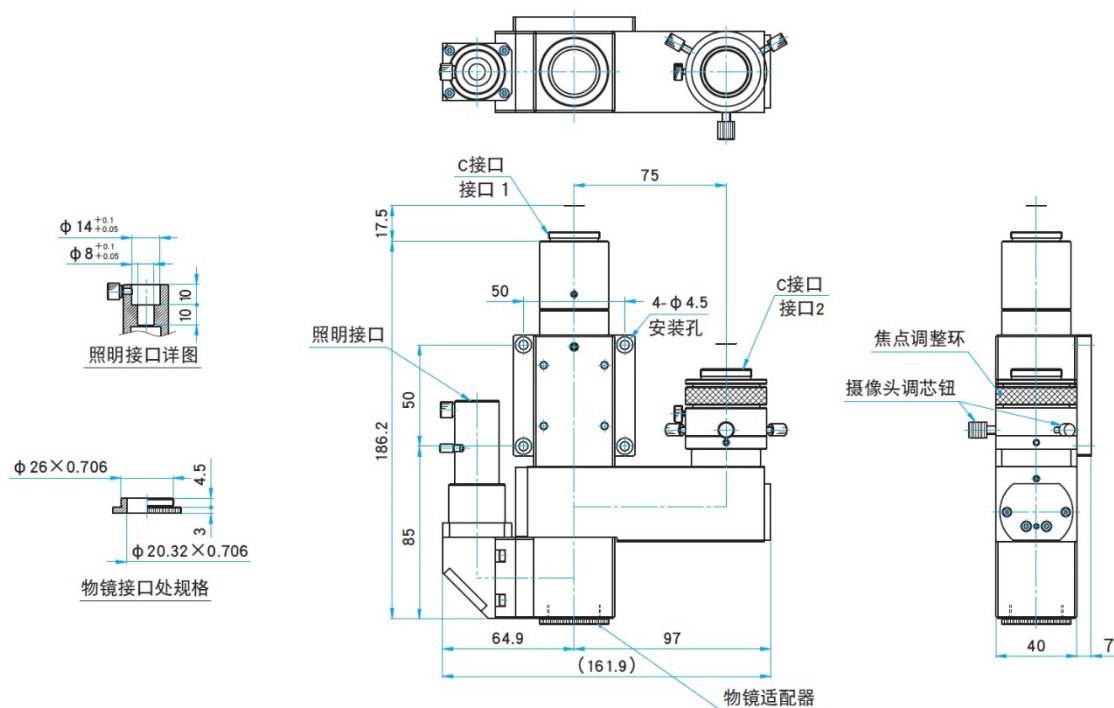

安装方法

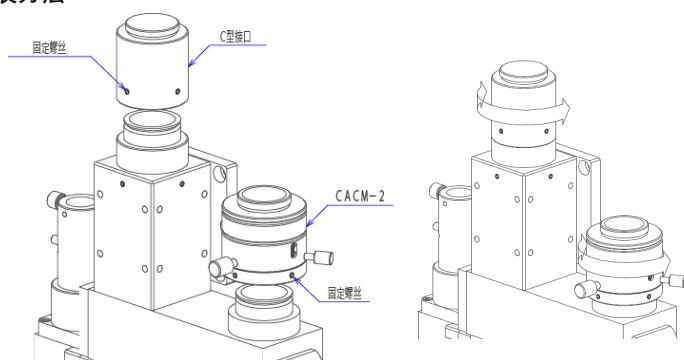

OUCI-3-M1M1的安装



用M4 螺丝固定 OUCI-3-M1M1。
(有用于 M4 内六角螺栓的沉孔。)

相机（另售）的安装

松开固定螺丝（2处），拆下C型接口和CACM-2，把相机安装到C型接口和CACM-2 上后，再将其装回。
转动相机，调整到合适的位置后拧紧固定螺丝（2处）。

照明（另售）的安装

将照明插入照明插口，拧紧锁紧螺钉。可以用光阑调节杆来调节对比度。

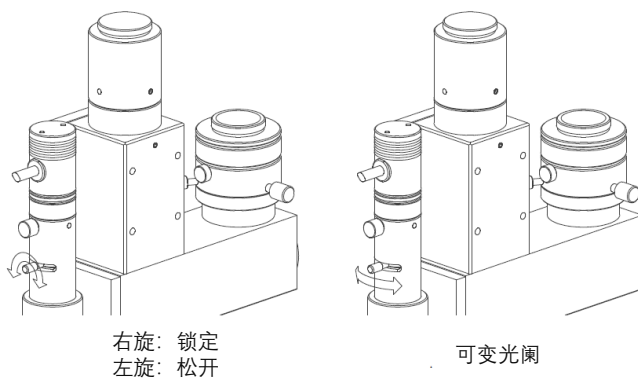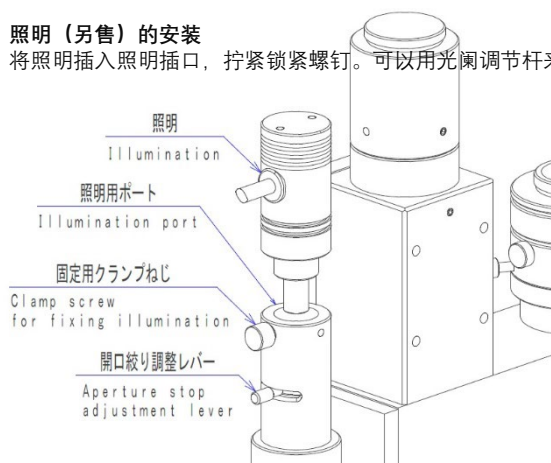

可变光阑